Tel: 400-968-6088 Fax: 010-56371281

Http://www.solarbio.com

# Anti-GFP Affinity Gel 亲和凝胶

货号: M2513

**保存:** -20℃保存,一年有效,冷藏条件运输

## 产品信息:

GFP, 绿色荧光蛋白(Green fluorescent protein),来源于维多利亚多管发光水母,由约 238 个氨基酸组成,从蓝光到紫外线都能使其激发出绿色萤光。GFP常用于真核蛋白质重组表达标记。Anti-GFP 亲和凝胶,由高品质的 GFP 鼠单克隆抗体与红色增强型 Sepharose 4B 琼脂糖颗粒共价偶联制成,具有高载量(至少为 1.2mg protein/ml 凝胶),高特异性,性质稳定,可反复使用的特点,可用于 GFP 标签融合蛋白的免疫(共)沉淀检测。

### 性能指标

应用范围	可用于 N 端 GFP 融合蛋白(GFP - Protein)和 C 端 GFP 融合蛋白(Protein-GFP)的免疫(共)沉淀。
载量	1ml Sepharose 4B 琼脂糖颗粒,共价偶联 800μg Anti-GFP 鼠单克隆抗体,可沉淀至少 1.2mg GFP 融合蛋白。
成分	共价偶联 Anti-GFP 鼠单克隆抗体的 Sepharose 4B 琼脂糖颗粒, 1ml 溶于 2ml PBS+50%甘油中。

## 使用说明(仅供参考):

#### 细胞裂解液制备

- 1) 悬浮细胞和半贴壁细胞从细胞培养瓶上吹下来后放入离心管中, 1000rpm 离心 5 分钟。贴壁细胞用细胞刮子轻轻从瓶壁上刮下来,放入离心管中 1000rpm 离心 5 分钟。
- 2) 预冷的 1x PBS 重悬细胞, 1000rpm 离心 3min, 弃上清。重复一次。
- 3) 根据细胞的量加入相应体积的细胞裂解液,(例如: T75 细胞瓶底部细胞汇合度大于 90%, 一般约 0.5-1X10^7 细胞,需要加入 1ml 细胞裂解液)。反复吹打后冰上放置 10-20min,让细胞充分裂解。
- 4) 用超声破碎仪将细胞裂解液超声,直至细胞裂解液透明,不再粘稠。冰上放置 30min 之后,12000rpm,4°C离心10min。取上清,-80°C冷冻保存。

## 免疫(共)沉淀法检测 GFP 标签蛋白质

- 1) 重悬 Anti-GFP 标签亲和凝胶至均一,转移 30ul 混合液(约含 15ul 凝胶)至离心管中,加入 5倍 凝胶体积 PBS,5000rpm x 30sec,弃上清,重复该步骤清洗凝胶三次。
- 2) 加入适量含有目标蛋白的真核细胞裂解液,室温孵育 2hr 或者 4℃孵育过夜。
- 3) 加入 5 倍凝胶体积 PBS, 用上述离心法清洗凝胶三次。离心, 弃上清。
- 4) 加入 5x 蛋白质上样缓冲液,煮沸 5min,冷却至室温并离心。
- 5) 取上清进行 SDS-PAGE 或 Western Blotting 检测。

# 推荐缓冲液配方

以下配方仅供参考,应据具体情况进行调整。

细胞裂解液:	150mM NaCl, 50 mM Tris-HCL(PH8.0), 1% Triton X-100, 5 mM EDTA
中和液:	1M Tris HCl 缓冲液,pH8.0
10xPBS (pH7.5);	1.5M PBS buffer, pH7.5, with 2‰ Azide (使用时须用双蒸水稀释 10 倍)
5x 上样缓冲液	Tris-HCl pH6.8 (60 mM); SDS (2%); 溴酚兰 (0.1%); 甘油 (25%); β-巯基乙醇 (14.4 mM)

# 注意事项:

- (1) 本产品在含 50%甘油和 0.2%叠氮钠的 PBS 保存液中, 需冷藏条件下运输。
- (2) 勿干燥凝胶,勿使用超声处理凝胶,勿使酸处理凝胶时间超过 10min。
- (3) 以上使用方法中的凝胶用量,均为少量制备的示范用量,具体用量请根据实际情况调整。
- (4) 本品仅用于科学研究,不可用于诊断及治疗。